


# VHP传递窗简介

型号: SX\_VHP\_1000

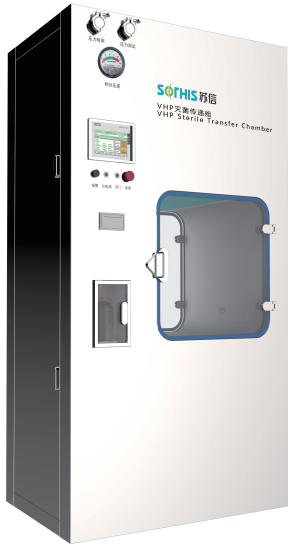

型号: SX\_VHP\_1000

内腔体采用SUS316L不锈钢材质  
门带有充气密封, 保证气密性  
可视门提供了一个安全清晰的腔室内部视图  
联锁系统, 保证进出门不会同时打开  
HMI触摸面板(10英寸), 具有用户友好的界面  
通过不同的授权级别控制系统访问。  
审计跟踪记录操作员的输入和操作。  
当前参数设置, 监测和历史告警  
实时和历史数据趋势  
周期报告  
三种颜色的声光报警(绿色、黄色和红色)  
湿度和温度传感器监测  
EC风扇确保低噪音水平  
从通箱的每一侧都可以进入紧急停机

## 优点

- 灭菌流程<120min, 可实现当日多批次灭菌操作。
- 采用洁净压缩空气为动力源, 减少室内取风, 快速除湿、减少灭菌总时长, 降低舱体内产生凝露风险。
- 分解过滤器可有效降低排残时VHP浓度, 减少对环境及人员带来的影响。
- 可上下检修, 减少预留检修空间。
- 可做转角灭菌传递, 增加厂房空间利用率, 改善工艺布局。
- 可做腔体密闭性测试, 测试合格后开启灭菌流程。
- 开启灭菌前需输入批次号, 方便追溯。
- 灭菌效果满足GMP相关要求

## 性能

- 易于维护
- 提供远程访问和协助、更新和维护。
- 最高安全性
- 通过设计和制造策略的完美结合, 确保了非常严格的密闭水平以及完整的无菌环境, 保证气密性II级 (ISO10648: 2)
- 节能
- 长期运行, 处于高度节能, 确保洁净环境符合Class A级, 隔离舱在其整个生命周期中具有非常低的能耗。

## 应用

- 生物公司;
- 医药企业;
- 疾病管制中心;
- 大学科研院所生物安全实验室等;
- 其他存在有机污染领域等。

**SOTHIS** 苏信

一日承诺 立信百年  
OUR PROMISE IS FOREVER

# VHP传递窗简介

参数

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 型号         | SX_VHP_1000        |
| 外形尺寸W*H*D  | 1600×1060×2100     |
| 工作区尺寸W*H×D | 1000×1000×1000     |
| 额定容积(L)    | 1000               |
| 工作区洁净度     | B级                 |
| 灭菌效力       | 6-log              |
| 电源功率(kw)   | 3                  |
| 排放         | 可选过氧化氢排放催化分解装置     |
| 过程监控       | 可选H2O2高浓度传感器用于过程监控 |
| 小车         | 可选物料转移小车           |
| 消毒剂        | 可选过氧化氢消毒剂          |
| 认证         | 可选3Q文件             |
| 质保         | 质保1年,可选配延保服务       |



一对一服务



质量三包



厂家直销

苏州苏信环境科技有限公司

Sothis Environmental Technology Corporation Ltd

• 地址:苏州市工业园区方洲路128号7区A栋3楼

• E-mail:suxin@szsxjh.com

• Website:www.sxhjjh.com

• 电话:0512-62551277